

脐带运输保存液

Cat NO: IMC-814

产品描述

脐带运输保存液是一种用于脐带、胎盘短期运输和保存的保存液，新鲜样本放在保存液中，能够使其形态保持完整，并且无明显收缩，肿胀。

本脐带运输保存液以氯化钠、葡萄糖为主要原料，用于脐带样本的运输、保存，以便在合适条件下对具有活性的样本进行检测。

产品信息

表 1.组成信息

产品名称	产品规格	储存条件	保质期
脐带运输保存液	200 mL	2~8℃	6 个月
	500 mL	2~8℃	6 个月
	1 L	2~8℃	6 个月

产品优势

低热原（内毒素<0.5EU/ml）；

高安全性，对细胞几乎无毒性。

使用说明

1. 样本保存前，在脐带运输保存液的标签上备注相关样品信息。
2. 将新鲜采集的样本迅速放入脐带运输保存液中，旋紧瓶盖。
3. 将其置于 4℃ 进行运输和暂存。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 本产品无对人体有害物质，接触皮肤清水清洗即可，如进入人眼，需用大量清水冲洗，如果仍有不适需及时就医。
3. 产品使用后按医疗废物处理。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

